

BULUCUT-6

OTOMATİK & MANUAL NUMUNE KESME CİHAZI



KULLANMA KILAVUZU

BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi

Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL

Tel : 0 212 671 02 24 / 25 Fax : 0 212 671 02 26


web site : www.bulutmak.com e-mail : bms@bulutmak.com

İçindekiler

1	Tanımlar	3
2	Teknik Parametreler.....	3
3	Otomatik Kesim.....	3
4	Manuel Kesim.....	3
5	Bakım ve Emniyet Uyarıları	5
6	Uyarılar.....	5

1 Tanımlar

Cihaz sadece 80 mm çapındaki malzemeler için değil aynı zamanda 200mm derinlik 80mm yükseklikteki malzemeler içinde idealdir. Cihaz mengene, motor soğutma sistemi, kesme diski, kontrol paneli, elektrik kutusundan oluşmaktadır. Cihaz isteğe göre otomatik veya manuel kumanda edilebilir.

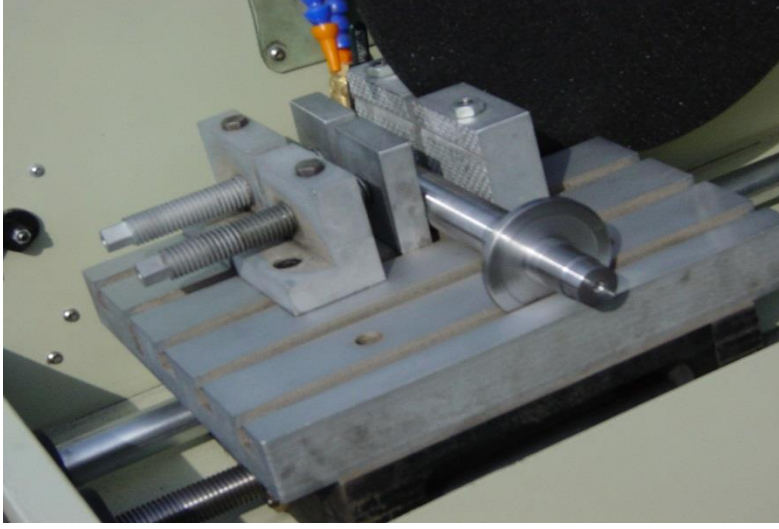

2 Teknik Parametreler

Güç: 220V, 50Hz

Kesme diski boyutları: 350 x 2,5 x 32mm veya 300 x 2.5 x 32mm

Max. kesme çapı: 300 x 2,5 x 32mm kesme diski için: $\phi 80$ mm

350 x 2,5 x 32mm kesme diski için: $\phi 100$ mm

Tabla ebadı: 310 X 280 mm

Tabla Hareket mesafesi: 310 mm

Motor hareket mesafesi:140 mm

Motor: 2.2 KW

Motor hızı: 2250 dev/ dak

3 Otomatik Kesim

Gücü açmak için cihazın arkasında yer alan ana şalteri kullanınız.

Numuneyi mengenede yer alan sabitleme çeneleri ile sabitleyin ve hareket etmediğinden emin olun.

Otomatik modunu seçmek için "otomatik / manuel" düğmesine basın.

Kesme diskini, mengeneye sabitlenmiş olan numune yaklaşırın

Eğer otomatik kesim seçilecek ise, motoru başlatmak için "start" butonuna basın aynı zamanda kesme işlemi sırasında numune kesim yüzeyinin yanmaması ve kesme taşının zorlanarak motora zarar vermemesi için "water pump" otomatik olarak çalışır eğer susuz kesim yapmak isterseniz "water pump" tuşu ile su akışını kesebilirsiniz.




4 Manuel Kesim

Kesme modunu seçmek için "auto / manuel" düğmesine basın.

Numuneyi mengeneye sabitleme çeneleri sabitleme.

Kesme işlemek başlamak için "Start" düğmesine basın.

Kesme motoru ve su pompası çalışır.

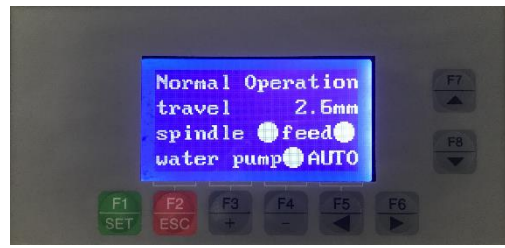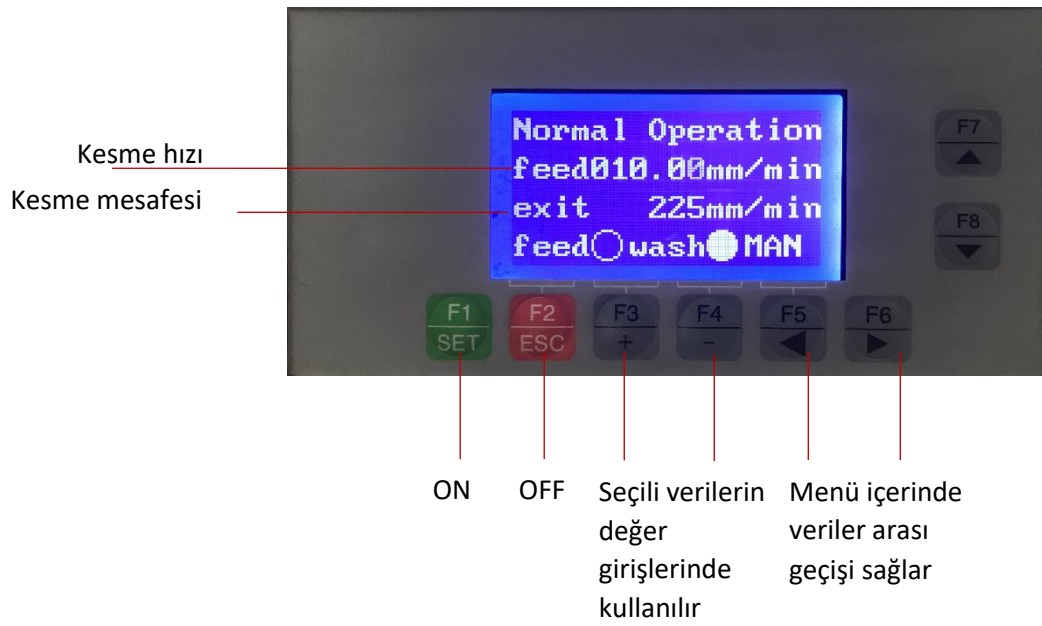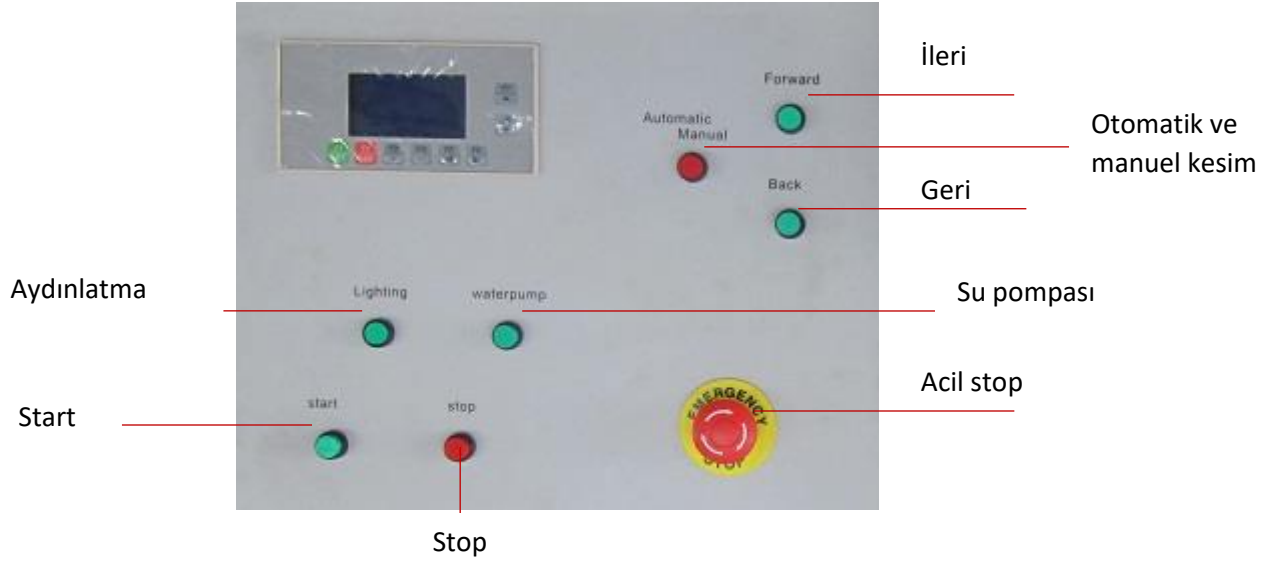

OTOMATİK KESİM



MANUEL KESİM



KESİM İŞLEMİNİN BİTMESİ ARDINDAN



ACİL EMNİYET BUTONUNA BASILMASI DURUMUNDA

Feed: Kesme hızını malzemeye göre arttırabilir veya azaltılabilir.

Exit: kesme işlemi bittikten sonra

Forward veya Back tuşları ile tabla üzerine sabitlenmiş olan malzemeyi yaklaştırınız.

Start tuşu ile kesim işlemi başlar kesme işlemi bitince kesme motoru başlangıç noktasına geri döner.

Solda yer alan çevirme kolu manuel kesimde kesme motorunu hareket ettirirken sağda yer alan çevirme kolu ile malzemenin yerleştirildiği kesme tablasını hareket ettirir.



5 Bakım ve Emniyet Uyarıları

Kullanılacak olan priz topraklı olmalıdır.

Cihazın çalışma ömrünün uzun olması için kesim sonunda cihazı temizleyiniz.

Herhangi bir anormal gürültü duyulması halinde, makineyi durdurunuz ve yetkililere ulaşınız.

6 Uyarılar

Numuneleri keserken kullanıcı makineyi terk etmemelidir.